

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДУКТОМЕТРА «HANNA»

1. Погрузить электрод в анализируемый раствор так, чтобы отверстия патрона находились в растворе
2. Включить кондуктометр, нажав кнопку «**ON / OFF**»
3. Подобрать необходимый диапазон измерений, нажимая последовательно кнопки «199,9  $\mu$ S», «1999  $\mu$ S», «19,99 mS», «199.9 mS»:
  - если на дисплее отображается «1» (зашкаливание)  $\Rightarrow$  установить следующий диапазон;
  - если цифровые значения быстро меняются («прыгают»)  $\Rightarrow$  перейти к другому диапазону;
  - если измеренное значение содержит мало значащих цифр  $\Rightarrow$  перейти к другому диапазону
4. После завершения работы отключить прибор, нажав кнопку «**ON / OFF**»